

Таблица дозирования

для приготовления готовых к использованию чистящих растворов

Рабочий объем заполнения	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
1 л	990 мл + 10 мл	980 мл + 20 мл	970 мл + 30 мл	950 мл + 50 мл	900 мл + 100 мл
2 л	1,98 л + 20 мл	1,96 л + 40 мл	1,94 л + 60 мл	1,90 л + 100 мл	1,80 л + 200 мл
5 л	4,95 л + 50 мл	4,90 л + 100 мл	4,85 л + 150 мл	4,75 л + 250 мл	4,50 л + 500 мл
10 л	9,90 л + 100 мл	9,80 л + 200 мл	9,70 л + 300 мл	9,50 л + 500 мл	9,00 л + 1,00 л
15 л	14,85 л + 150 мл	14,70 л + 300 мл	14,55 л + 450 мл	14,25 л + 750 мл	13,50 л + 1,50 л
20 л	19,80 л + 200 мл	19,60 л + 400 мл	19,40 л + 600 мл	19,00 л + 1,00 л	18,00 л + 2,00 л
25 л	24,75 л + 250 мл	24,50 л + 500 мл	24,25 л + 750 мл	23,75 л + 1,25 л	22,50 л + 2,50 л
50 л	49,50 л + 500 мл	49,00 л + 1,00 л	48,50 л + 1,50 л	47,50 л + 2,50 л	45,00 л + 5,00 л
100 л	99,00 л + 1,00 л	98,00 л + 2,00 л	97,00 л + 3,00 л	95,00 л + 5,00 л	90,00 л + 10,00 л

синее значение: вода

зеленое значение: концентрат

Пример применения

Для приготовления 10 л чистящего раствора с концентрацией 5 % необходимо смешать:
9,50 л воды (синее значение)
500 мл концентрата (зеленое значение)

Расчет объемов

Пример:
Приготовление 9 л чистящего раствора с концентрацией 2,5 %
 $\frac{9 \text{ л} \times 2,5 \%}{100 \%} = 0,225 \text{ л концентрата}$
9 л – 0,225 л = 8,775 л воды

Приготовление в ультразвуковой ванне

Залейте в ультразвуковую ванну воду (синее значение).
Затем добавьте указанный объем концентрата (зеленое значение).
Слегка перемешайте раствор и включите ультразвук на 15 минут для дегазации.

Ультразвуковые концентраты

Для получения оптимальных результатов очистки и дезинфекции **BANDELIN** рекомендует использовать концентраты компании **DR-H-STAMM** TICKOPUR и STAMMOPUR

УЗ ванны SONOREX	Рабочий объем заполнения, л	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
RK 31/H, DT 31/H	0,6	590 мл + 10 мл	585 мл + 15 мл	580 мл + 20 мл	570 мл + 30 мл	540 мл + 60 мл
RK 52/H, DT/52 H	1,2	1,1 л + 15 мл	1,1 л + 25 мл	1,1 л + 40 мл	1,1 л + 60 мл	1,0 л + 120 мл
RK100/H, RK 102 H, DL 102 H, DT 100/H, DT 102 H, DT 102 H-RC	2,0	1,9 л + 20 мл	1,9 л + 40 мл	1,9 л + 60 мл	1,9 л + 100 мл	1,8 л + 200 мл
DT 510 F	2,5	2,4 л + 25 мл	2,4 л + 50 мл	2,4 л + 75 мл	2,3 л + 125 мл	2,2 л + 250 мл
RK 103 H, DT 103 H	2,7	2,6 л + 30 мл	2,6 л + 55 мл	2,6 л + 85 мл	2,5 л + 140 мл	2,4 л + 270 мл
RK 255/H, DL 255 H, DT 255/H, DT 255 H-RC	3,8	3,7 л + 40 мл	3,7 л + 80 мл	3,6 л + 120 мл	3,6 л + 190 мл	3,4 л + 380 мл
RK 106, RK 156, DT 106, DT 156	4,0	3,9 л + 40 мл	3,9 л + 80 мл	3,8 л + 120 мл	3,8 л + 200 мл	3,6 л + 400 мл
DT 1028 F	5,8	5,7 л + 60 мл	5,6 л + 120 мл	5,6 л + 180 мл	5,5 л + 290 мл	5,2 л + 580 мл
RK 156 BH, DL 156 BH, DT 156 BH	6,0	5,9 л + 60 мл	5,8 л + 120 мл	5,8 л + 180 мл	5,7 л + 300 мл	5,4 л + 600 мл
RK 510/H, DL 510 H, DT 510/H, DT 510 H-RC	6,6	6,5 л + 70 мл	6,4 л + 140 мл	6,4 л + 200 мл	6,2 л + 330 мл	5,9 л + 660 мл
RK 512 H, DL 512 H, DT 512 H	8,7	8,6 л + 90 мл	8,5 л + 180 мл	8,4 л + 270 мл	8,2 л + 440 мл	7,8 л + 870 мл
RK 514/H, DT 514/H, ZE 514, BactoSonic 14.2	9,5	9,4 л + 100 мл	9,3 л + 190 мл	9,2 л + 290 мл	9,0 л + 480 мл	8,5 л + 950 мл
PR 140 C	12,0	11,8 л + 120 мл	11,7 л + 240 мл	11,6 л + 360 мл	11,4 л + 600 мл	10,8 л + 1,2 л
RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH, DT 514 BH-RC	12,5	12,3 л + 130 мл	12,2 л + 250 мл	12,1 л + 380 мл	11,8 л + 630 мл	11,2 л + 1,3 л
RM 16 U, RM 16 UH	13,0	12,8 л + 130 мл	12,7 л + 260 мл	12,6 л + 390 мл	12,3 л + 650 мл	11,7 л + 1,3 л
RK 1028/H, DL 1028 H, DT 1028/H	19,0	18,8 л + 190 мл	18,6 л + 380 мл	18,4 л + 570 мл	18,0 л + 950 мл	17,1 л + 1,9 л
ZE 1031/... DT, ZE 1032/... DT	20,0	19,8 л + 200 мл	19,6 л + 400 мл	19,4 л + 600 мл	19,0 л + 1,0 л	18,0 л + 2,0 л
RK 170 H	26,0	25,7 л + 260 мл	25,4 л + 520 мл	25,2 л + 780 мл	24,7 л + 1,3 мл	23,4 л + 2,6 л
SONOMIC M 1001	27,0	26,7 л + 270 мл	26,4 л + 540 мл	26,1 л + 810 мл	25,6 л + 1,4 л	24,3 л + 2,7 л
SONOMIC M 1001 E	27,5	27,2 л + 275 мл	26,9 л + 550 мл	26,6 л + 830 мл	26,1 л + 1,4 л	24,7 л + 2,8 л
RK 1040	28,0	27,7 л + 280 мл	27,4 л + 560 мл	27,1 л + 840 мл	26,6 л + 1,4 л	25,2 л + 2,8 л
RK 1028 C, RK 1028 CH, DT 1028 CH, W 65, RM 40 U, RM 40 UH	30,0	29,7 л + 300 мл	29,4 л + 600 мл	29,1 л + 900 мл	28,5 л + 1,5 л	27,0 л + 3,0 л
ZE 1058/...DT, ZE 1059/... DT	32,0	31,6 л + 320 мл	31,3 л + 640 мл	31,0 л + 960 мл	30,4 л + 1,6 л	28,8 л + 3,2 л
RK 1050	41,0	40,5 л + 410 мл	40,1 л + 820 мл	39,7 л + 1,3 л	38,9 л + 2,1 л	36,9 л + 4,1 л
RK 1050 CH, DT 1050 CH, RM 75 U, RM 75 UH	60,0	59,4 л + 600 мл	58,8 л + 1,2 л	58,2 л + 1,8 л	57,0 л + 3,0 л	54,0 л + 6,0 л
RL 70 UH	70,0	69,3 л + 700 мл	68,6 л + 1,4 л	67,9 л + 2,1 л	66,5 л + 3,5 л	63,0 л + 7,0 л
RM 110 U, RM 110 UH	110,0	108,9 л + 1,1 л	107,8 л + 2,2 л	106,7 л + 3,3 л	104,5 л + 5,5 л	99,0 л + 11,0 л
RM 112 U, RM 112 UH, ZM 112 U , ZM 112 UH, ZM 112 UL, ZM 112 UHL	115,0	113,8 л + 1,2 л	112,7 л + 2,3 л	111,5 л + 3,5 л	109,2 л + 5,8 л	103,5 л + 11,5 л
RM 180 U, RM 180 UH	160,0	158,4 л + 1,6 л	156,8 л + 3,2 л	155,2 л + 4,8 л	152,0 л + 6,0 л	144,0 л + 16,0 л
RM 182 U, RM 182 UH, ZM 182 U , ZM 182 UH, ZM 182 UL, ZM 182 UHL	170,0	168,3 л + 1,7 л	166,6 л + 3,4 л	164,9 л + 5,1 л	161,5 л + 8,5 л	153,0 л + 17,0 л
W 300	185,0	183,1 л + 1,9 л	181,3 л + 3,7 л	179,4 л + 5,6 л	175,7 л + 9,3 л	166,5 л + 18,5 л
RM 210 U, RM 210 UH	210,0	207,9 л + 2,1 л	205,8 л + 4,2 л	203,7 л + 6,3 л	199,5 л + 10,5 л	189,0 л + 21,0 л
RM 210 U, RM 210 UH, ZM 210 U , ZM 210 UH, ZM 210 UL, ZM 210 UHL	230,0	227,7 л + 2,3 л	225,4 л + 4,6 л	223,1 л + 6,9 л	218,5 л + 11,5 л	207,0 л + 23,0 л

Для облегчения работы значения, приведенные в таблице, были округлены.
Для устройств, которые отсутствуют в таблице, необходимо использовать их рабочие объемы. Рабочий объем не является общим объемом ванны, но соответствует уровню жидкости до метки заполнения.

синее значение: вода зеленое значение: концентрат

Горячая линия:
+49 30 768 80-250